

DR300 便携式比色计



扫一扫马上购买

二十多年来，哈希公司便携式比色计被成千上万的用户在各种恶劣工况下使用，并广受好评。在此基础上，哈希公司做了多方面的改进：升级的防水性能、更大的显示屏、更加符合人体工学的设计。除此之外，它还加入了智能化功能：选配的蓝牙连接功能，一键数据传输、无缝集成数据系统。这就是全新一代的哈希便携式比色计DR300。它可以减少数据收集麻烦，避免数据誊写错误，确保更强的合规性和溯源能力。

数据连接*：使用蓝牙连接（选配），可将测量数据安全传输到现有的数据库或Claros（哈希智能数据管理系统）中，避免手工数据输入引起的错误和节约时间。

可靠设计：强化防水设计（IP67），能承受户外遇到的各种工况（跌落、极端温度、下雨、灰尘），长期稳定地提供准确可靠的测量结果。

简单操作：简单、直观式操作可以让仪器即使是初次使用也能轻松上手，减少手工操作存在的潜在误差，确保能够获得准确可靠的测量数据。更大显示屏和更强的背光效果，何时何地均能更加容易地读取测量结果。



技术指标	
光源	发光二极管（LED）
检测器	硅光电二极管
防护等级	IP67，1 m水深防水30min
波长准确度	视型号而定，±2 nm
电源	四节AAA碱性电池；大约可进行5000次测试
数据记存储	最近50 次测量
重量	0.25 kg (0.55 lbs)
尺寸（H x W x D）	34 mm x 69 mm x 157 mm

订购指南	
DR300便携式比色计产品包括主机、使用手册、样品瓶和手提箱。	
货号	描述
LPV445.80.00110	DR300 - 便携式比色计，余氯/总氯
LPV445.97.04110	DR300 - 便携式比色计，臭氧
LPV445.97.26110	DR300 - 便携式比色计，一氯胺/游离氨
LPV445.97.40110	DR300 - 便携式比色计，氨氮
LPV445.80.51110	DR300 - 便携式比色计，二氧化氯

可选附件	
货号	描述
LPV446.99.00012	哈希通讯适配器*
4660200	蓝色手提箱
5953100	软质便携包
2427606	样品瓶, 25X60 mm, 10 ml, 带标记, 6个
4864302	样品瓶, 带盖, 1cm/10ml, 2个
2635300	SpecCheck二级标准**, 凝胶, DPD氯, 低量程
2893300	SpecCheck二级标准**, 凝胶, DPD氯, 高量程
2708000	SpecCheck二级标准**, 凝胶, 臭氧, 中量程, 0-0.75 mg/L
2507500	SpecCheck二级标准**, 凝胶, 一氯胺和游离氨



试剂

参数	DR300货号	试剂货号	量程	方法	测试数量
余氯/总氯	LPV445.80.00110	2105569-CN (Free)	0.02 - 2.00 mg/l or 0.10 - 8.0 mg/l Cl ₂	DPD法	100
		2105669-CN (Total)	0.02 - 2.00 mg/l or 0.10 - 8.0 mg/l Cl ₂	DPD法	100
溴	LPV445.97.01110	2105669-CN	0.05 - 4.50 mg/l or 0.2 - 10.0 mg/l Br ₂	DPD法	100
硝酸盐	LPV445.97.02110	2106169-CN	0.40 - 30.0 mg/l NO ₃ -N	镉柱还原法	100
溶解氧	LPV445.97.03110	2515025-CN	0.2 - 10.0 mg/l O ₂	HRDO法	25
臭氧	LPV445.97.04110	2516025-CN	0.01 - 0.25 mg/l O ₃	靛蓝三磺酸盐法	25
		2517025-CN	0.01 - 0.75 mg/l O ₃	靛蓝三磺酸盐法	25
磷酸盐	LPV445.97.06110	2106069-CN	0.02 - 3.00 mg/l PO ₄ ³⁻	PhosVer 3	100
锌	LPV445.97.09110	2429300-CN	0.02 - 3.0 mg/l Zn ²⁺	锌试剂法	100
钼	LPV445.97.10110	2449400-CN	0.02 - 3.0 mg/l or 0.10 - 12.0 mg/l Mo	三元络合法	100
氯/pH	LPV445.97.12110	1407099-CN (Free)	0.1 - 10.0 mg/l Cl ₂	DPD法	100
		1406499-CN (Total)	0.1 - 10.0 mg/l Cl ₂	DPD法	100
		1222220-CN / 2657512-CN	6.0 - 8.5 pH	苯酚红法	100
锰, HR	LPV445.97.15110	2430000-CN	0.2 - 20.0 mg/l	高碘酸氧化法	100
铁 (TPTZ法)	LPV445.97.16110	2608799-CN	0.01 - 1.70 mg/l	TPTZ法	100
铁 (FerroVer法)	LPV445.97.22110	2105769-CN	0.02 - 5.00 mg/l	FerroVer法	100
铝	LPV445.97.25110	2242000-CN	0.02 - 0.80 mg/l Al ³⁺	试铝灵法	100
一氯胺/游离氨	LPV445.97.26110	2879200-CN	0.04 - 4.5 mg/l Cl ₂ or 0.02 - 0.50 mg/L NH ₃ -N	靛酚法	50
氨氮	LPV445.97.40110	2668000-CN	0.01 - 0.80 mg/L NH ₃ -N	水杨酸法	100
二氧化氯	LPV445.80.51110	2770900-CN	0.05 - 5.00 mg/l ClO ₂	DPD/甘氨酸法	100
游离氯/总氯, MR	LPV445.97.62110	1407099-CN (Free) / 1406499-CN (Total)	0.05 - 4.00 mg/L or 0.1 - 10.0 mg/L Cl ₂	DPD法	100